

Селективная добавка MSRV

Модифицированная полужидкая среда РАППАРТА-ВАЛИАДИСА (MSRV)

Добавка для приготовления модифицированной среды MSRV, № в каталоге Merck 1.09878.0500

Способ действия

Селективная добавка MSRV содержит новобиоцин в лиофилизированной форме.

Он подавляет рост сопутствующей флоры при культивировании *Salmonellae*.

Состав (на флакон)

Новобиоцин - 10 мг.

Экспериментальная процедура

Лиофилизат растворяется в оригинальном флаконе добавлением 1 мл стерильной дистиллированной воды.

При приготовлении среды MSRV растворенное содержимое одного флакона однородно смешивается с 500 мл стерильной, еще находящейся в жидком состоянии среды, охлажденной до 45 - 50 °C.

Информация для заказа продукции

Продукт	№ в каталоге Merck	Размер упаковки
MSRV Selective Supplement	1.09874.0001	1 x 16 флаконов